

Stručná referenční příručka pro Dako CoverStainer

Před použitím přístroje Dako CoverStainer (CS100) si přečtěte celou základní uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace týkající se bezpečnosti a obsluhy.

Tento dokument slouží pouze jako rychlá informativní příručka pro obsluhu přístroje Dako CoverStainer.


Spuštění přístroje


Aby byl zajištěn bezpečný provoz přístroje, bude Dako CoverStainer před spuštěním provádět přibližně 30sekundový větrací cyklus. Stav postupu ukazují stavové kontrolky.

1. Zapněte přístroj

- Stiskněte tlačítko napájení **I/O** na levé straně přístroje Dako CoverStainer.

2. Zkontrolujte přístroj


- **Zajišťovací držadla namáčecí nádrže.** Zkontrolujte, zda jsou všechny namáčecí nádrže v zajištěné poloze. Všechna zajišťovací držadla musí směřovat doprava (označena symbolem .

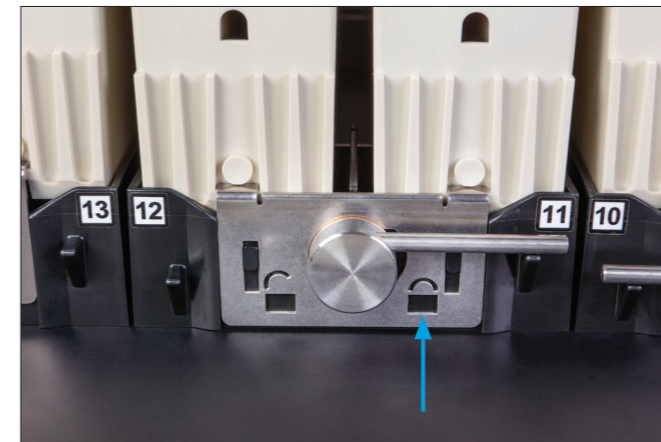


- **Přívod vody** Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
- **Reagencie.** Zkontrolujte, zda všechny lahve s reagenty obsahují alespoň 900 ml látky.
- **Rozpouštědlo.** Denně měňte rozpouštědlo (xylen) v komoře pro rozpouštědlo.
- **Krycí skla.** V případě potřeby doplňte krycí skla. Viz „Vkládání krycích skel“ na následující straně.
- **Montovací médium.** V případě potřeby doplňte montovací médium.

3. Potvrzení kontroly

- Klepněte na... **kontrolovaná** tlačítka a dokončete spuštění přístroje.

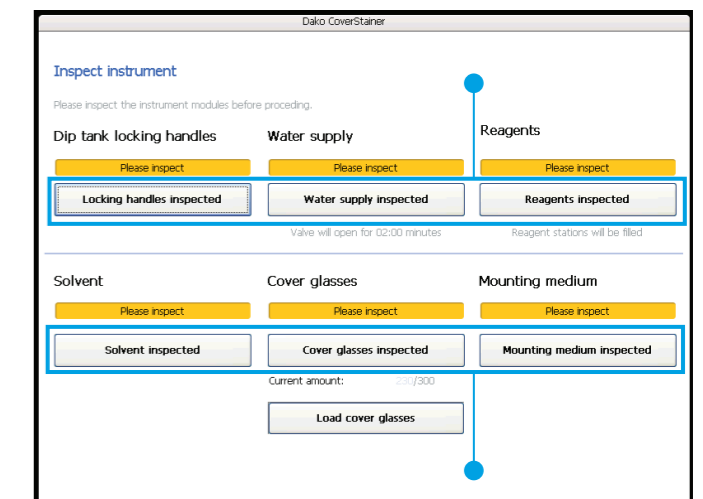

Po dokončení kontroly přístroje se zobrazí obrazovka Home (Výchozí):

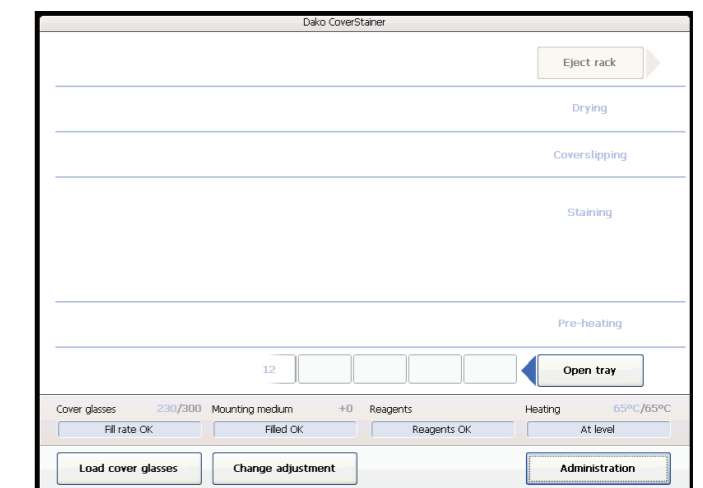

Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
No. 1 Yishun Avenue 7
Singapore, 768923

Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

© Agilent Technologies, Inc. 2020
D00495_06 2020NOV01




Vkládání krycích skel


1. Zvolte vkládání krycích skel

- Stiskněte tlačítko **Load cover glasses** (Vložit krycí skla). Tlačítko je dostupné ze dvou různých obrazovek:

Obrazovka **Inspect instrument** (Zkontrolujte přístroj) (zobrazená během spouštění přístroje).

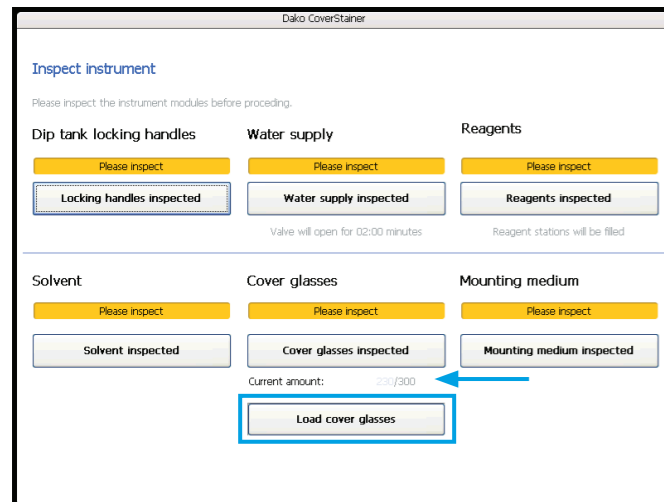



Domovská obrazovka (zobrazená při sérii postupu barvení).

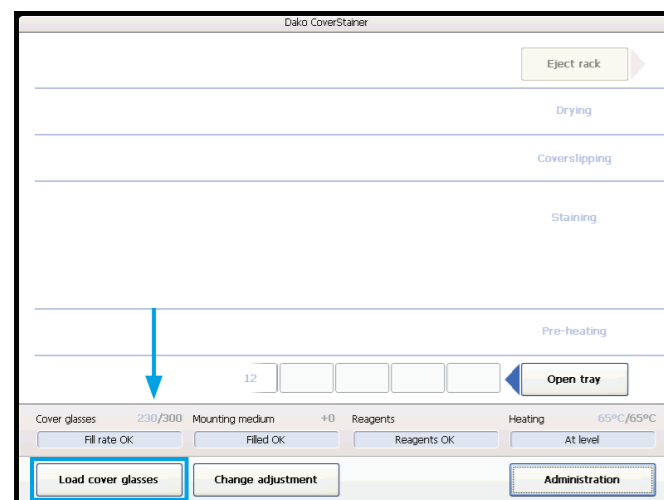

Přibližný počet krycích skel v zásobníku se ukazuje nad tlačítkem **Load cover glasses** (Vkládání krycích skel) (viz [modré šipky](#)).

2. Posuňte výtah do polohy vložení.

- Klikněte na tlačítko **Move elevator to loading position** (Posunout výtah do polohy vložení).
- Výtah se sníží do polohy vložení.

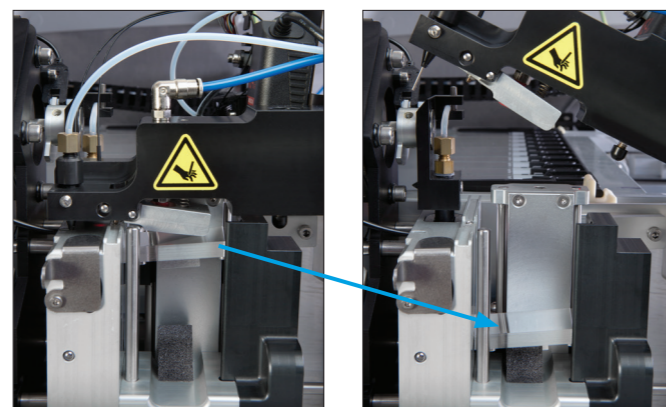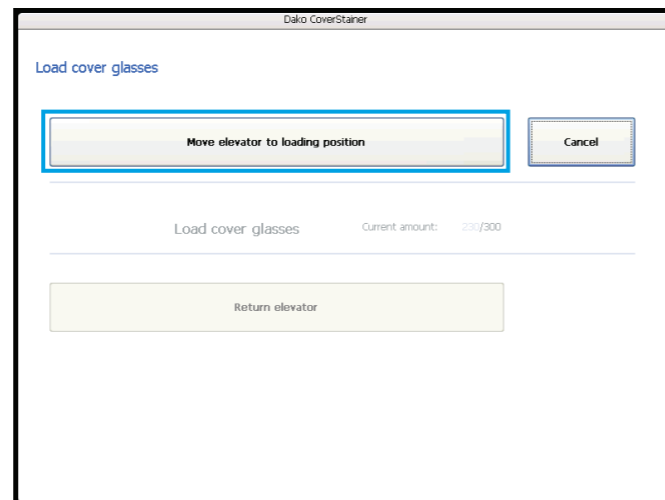

3. Vkládání krycích skel


- Při vkládání dávejte pozor na přeplnění a nedotýkejte se povrchů krycích skel.
- Vložte krycí skla na dolní okraj otvoru snímače. Dbejte na to, aby světelný paprsek nelomila nakupená krycí skla.

4. Vraťte výtah


- Klepněte na tlačítko **Return elevator** (Vraťte výtah), aby se dokončilo vložení krycích skel.
- Výtah je poslán zpět do své horní polohy a zobrazí se **Domovská** obrazovka.

Vložení držáku skel

1. Zasuňte sklíčka do držáků.
2. Klepněte na tlačítko **Open tray** (Otevřít zásuvku) a otevře se zásuvka pro vkládání.

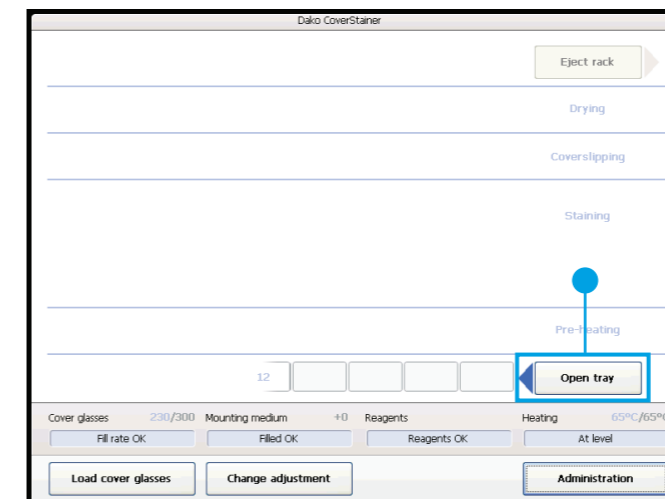


3. Vložte držáky se sklíčky do vkladací zásuvky.
4. Vyberte postupy a konfiguraci **Pre-heat** (Předehřívání) pro vložené držáky skel.
5. Klepnutím na tlačítko **Close tray** (Zavřít zásuvku) zavřete zásuvku pro vkládání.

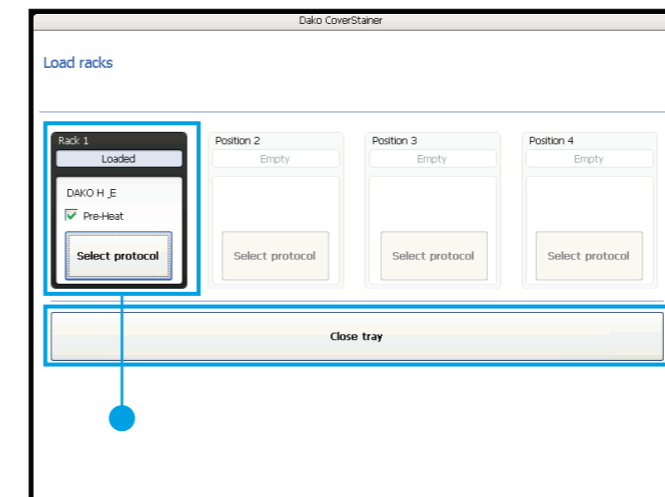

Vyložení držáků skel


Dokončené držáky se ukazují vedle tlačítka **Eject rack** (Vysunout držák).

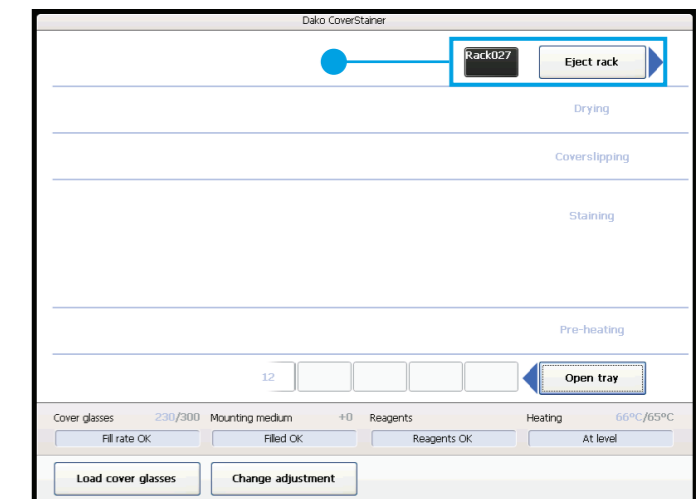


1. Klepnutím na tlačítko **Eject rack** (Vysunout držák) se dokončené držáky skel posunou do vykládací přihrádky.
2. Vytáhněte držáky skel z vykládací přihrádky.

Vypnutí přístroje

1. Vypusťte všechny namáčecí nádrže

- Otočte všechna zajišťovací držadla namáčecích nádrží doleva (otevřená poloha označená ).

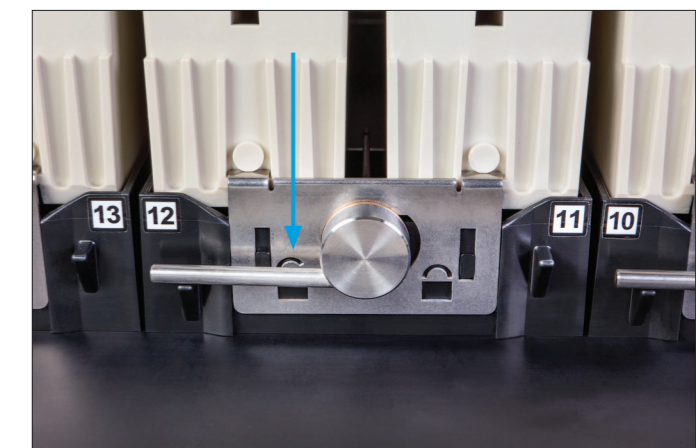

2. Namáčecí nádrže musí být prázdné.

3. Vypněte přístroj

- Stiskněte tlačítko napájení **I/O** na levé straně přístroje Dako CoverStainer.