

MACHEREY-NAGEL

Počet pozic: 12 / 24

Součástí dodávky:

- Víko s 12 / 24 ventilkou on/off pro regulaci průtoku a pro nevyužití plné kapacity přístroje
- 12 / 24 ks plastových jehel
- Skleněná nádoba s těsnícím krytem a držákem na 12 / 24 ks SPE kolonek
- Plastová sběrná odpadní nádoba
- Manometr pro měření vakua (ukazatel tlaku)
- Víceúčelové stojánky umožňující použití různých sběrných nádob (zkumavky 13 a 16 mm, 2ml vialky, odměrné baňky 1 ml, 2 ml, 5 ml a 10 ml)

Vakuový manifold pro 12 kolonek



- 1) Obdelníková skleněná nádoba ve dvou velikostech – malá pro 12 CHROMABOND kolonky nebo CHROMA FIX náplně nebo 24 CHROMABOND kolonek nebo CHROMAFIX náplně (mění se víko)
- 2) Polypropylenové víko
- 3) Manometr pro měření vakua
- 4) Kontrolní ventil pro udržení vakua
- 5) Vyměnitelné ventilkou pro jednotlivé SPE kolonky
- 6) Různé držáky s vyměnitelnými částmi pro různé druhy zkumavek, lahví, scintilačních, autosamplerů a plastových vialek
- 8) Polypropylenový rezervoár na vzorky (30 nebo 70 ml)
- 9) Adaptér pro rezervoár
- 10) Adaptér na CHROMABOND®



Pokud se má eluát odpařit, může se to provést pomocí tzv. sušícího nástavce (11). Jeho speciální víko má na jedné straně (12) plynový konektor, ze kterého je plyn přiváděn současně do 12 nebo 24 vývodů (13). Takto lze 12 nebo 24 eluátů odpařit současně pouhou změnou víka a aplikací proudu inertního plynu, například dusíku.




Katalogové číslo	Specifikace	Poznámka
MAC730150N	Manifold – 12pozicový systém (včetně PP zásobníku)	
MAC730151N	Manifold – 24pozicový systém	
Příslušenství pro 12pozicový manifold		
MAC730187N	Sušící nástavec pro 12pozicový manifold (11)	
MAC730173N	Skleněná komora pro 12pozicový manifold (1)	
MAC730157N	Sběrný stojánek pro 12 kolonek (6)	
MAC730175N	Víko s těsněním pro 12pozicový manifold (2; včetně luer fitinků a ventilků - 5)	
MAC730177N	Těsnění pro víko (12 kolonek)	2 ks
MAC730233N	PP zásobníky	2 ks
Příslušenství pro 24pozicový manifold		
MAC730188N	Sušící nástavec pro 24pozicový manifold	
MAC730153N	Sběrný stojánek pro 24 kolonek	
MAC730174N	Skleněná komora pro 16 a 24pozicový manifold	
MAC730176N	Víko s těsněním pro 24pozicový manifold (včetně luer fitinků a ventilků)	
MAC730178N	Těsnění pro víko (24 kolonek)	2 ks
Obecné příslušenství		
MAC730194	 Luer záslepky, modré	12 ks
MAC730183.12	 Luer fitinky na víko, female	12 ks
MAC730184.12	 Luer fitinky na víko, male	12 ks
MAC730185N	Ventilky pro kontrolu vakua pro jednotlivé pozice	12 ks
MAC730152	Nerezové jehly	12 ks
MAC730154N	Polypropylenové jehly	12 ks
SIG57047	Teflonové jehly (PTFE)	12 ks
MAC730179N	Manometr s ventilem pro kontrolu vakua (3+4)	12 ks



Příslušenství bránící cross-kontaminaci

Katalogové číslo	Specifikace	Poznámka
MAC730106	Nerezové spojky	12 ks
MAC730564N	Teflonové spojky	12 ks
MAC730189.1	Ventilky z mosazi pro kontrolu vakua	1 ks
MAC730189.12	Ventilky z mosazi pro kontrolu vakua	12 ks

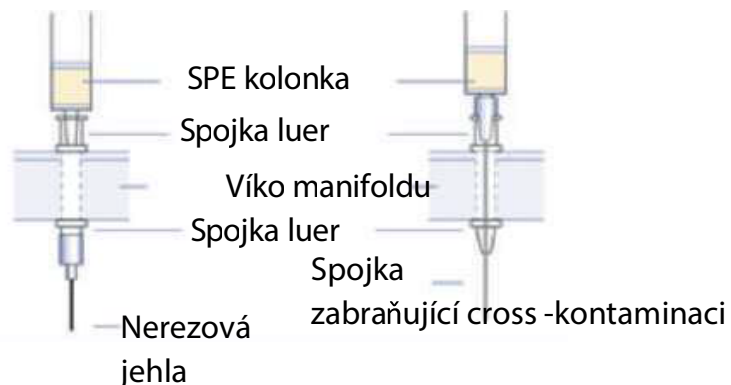

Adaptéry pro aplikace velkých objemů vzorků (10; délka PTFE hadičky je cca 1 m)

MAC730387	Adaptér pro 1, 3 a 6 ml skleněné kolonky	4 ks
MAC730243	Adaptér pro 1, 3 a 6 ml polypropylenové kolonky	4 ks
MAC730386	Adaptér pro 15, 45 a 70 ml polypropylenové kolonky	4 ks

